

Instrucciones para phyphox – Physical Phone Experiments



App Android




App iOS

Primero debes instalar la App phyphox. Encontrarás la App tanto en App Store para Android, como también para iOS.

Empezar y terminar un experimento

Primero escoges un experimento de la lista. A continuación, puedes empezar el experimento mediante el símbolo de Play.

Los registros de datos pueden pausarse con el símbolo de pausa y pueden borrarse con el símbolo de la papelera.

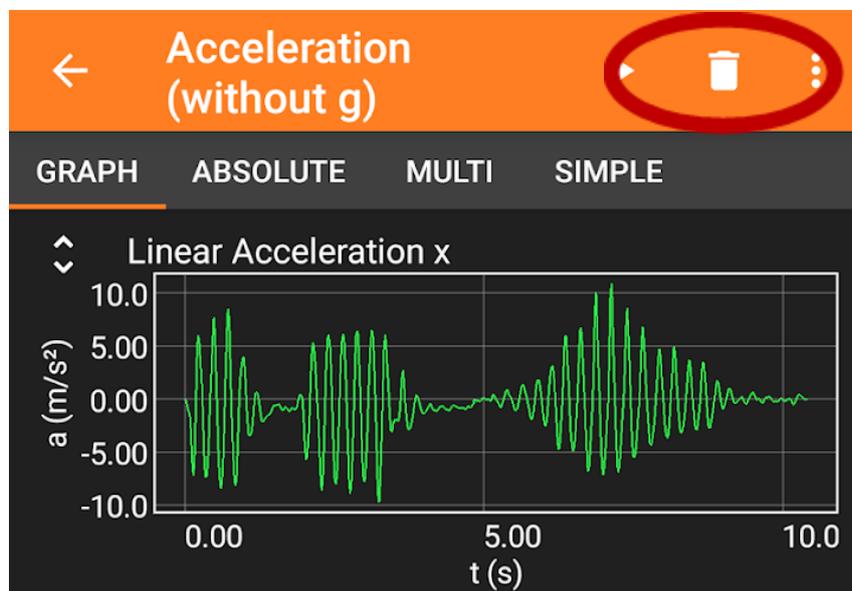

Los experimentos de Fischertechnik



Descarga de los experimentos

Puedes descargar los experimentos para estos kits de construcción mediante el código QR. Para ello haz clic en el símbolo + en **phyphox** y después selecciona «Escanear código QR».

Temporizador automático

El «Temporizador automático» puede configurarse mediante las configuraciones (menú de tres puntos). Con ello puedes iniciar el experimento con un retraso de tiempo y finalizarlo nuevamente después de un tiempo determinado. Simplemente prueba distintas configuraciones en cada experimento para obtener la medición perfecta.

Mando a distancia

Si colocas la marca de verificación en el menú de tres puntos en «permitir acceso remoto» puedes iniciar el experimento en el navegador de un ordenador en el mismo wifi. Para más información consulta <https://phyphox.org/de/fernsteuerung/>.